

Thermomètre / pH-mètre à une main

testo 205

Pointe pH logée dans du plastique incassable

Pointe de pénétration associée à une sonde de température

Electrolyte sous forme de gel sans entretien

Pointe de mesure pouvant être remplacée par l'utilisateur

Détection automatique des valeurs de mesure (Auto Hold)

Ecran éclairé à deux lignes

Etalonnage à 1, 2 ou 3 points possibles



Le testo 205 est un appareil de pénétration alimentaire robuste conçu pour les valeurs de température et de pH, avec compensation automatique de la température. Sa pointe de mesure de pénétration robuste est remplaçable et insensible à la saleté grâce à son diaphragme perforé.

L'appareil convient tout particulièrement pour les mesures du pH dans des produits semi-solides, tels que la viande. Le capuchon de rangement rempli d'électrolyte sous forme de gel permet le rangement de la sonde entre les mesures.

205-CHF_0982-9233-02/TT/I/06.2017



Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 205

Kit testo 205 Thermomètre / pH-mètre à une main ; avec sonde de pénétration ; électrolyte sous forme de gel ne nécessitant aucun entretien ; capuchon de rangement et clip ceinture / support mural

Réf. 0563 2051



Caractéristiques techniques générales

Temp. stockage	-20 +70 °C
Temp. service	0 +50 °C
Type de piles	4 piles rondes LR44
Autonomie	80 h (arrêt automatique après 10 min.)
Poids	135 g
Dimensions	145 × 38 × 167 mm
Affichage	LCD; 2 lignes

Kit de base testo 205

Kit de base testo 205 Thermomètre / pH-mètre à une main ; avec gel et bouteilles d'étalonnage de 250 ml (pH 4 et 7) ; clip pour ceinture / support mural et mallette en aluminium

Réf. 0563 2052



Types de capteurs

	Electrode pH	
Plage de mesure	0 14 pH	0 60 °C (à court terme (max. 5 min.) : jusqu'à +80 °C)
Précision : ± 1 digit	± 0.02 pH	± 0.4 °C
Résolution	0.01 pH	0.1 °C

Accessoires Réf.

Accessoires pour appareil de mesure

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Sonde de pH de rechange pour testo 205 ; avec capuchon de rangement rempli de gel	0650 2051
Capuchon de rangement pour testo 205 ; avec remplissage de gel KCl	0554 2051
Piles rondes de type LR 44, 1.5 Volt (4 pièces)	0515 0032
Solution tampon pH 4.01 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d'étalonnage DAkkS	0554 2061
Solution tampon pH 7.00 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d'étalonnage DAkkS	0554 2063

Testo AG Isenrietstrasse 32 8617 Mönchaltorf T: +41 43 277 66 66 F: +41 43 277 66 67 E: info@testo.ch